




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bút đo kỹ thuật số pH


pH600



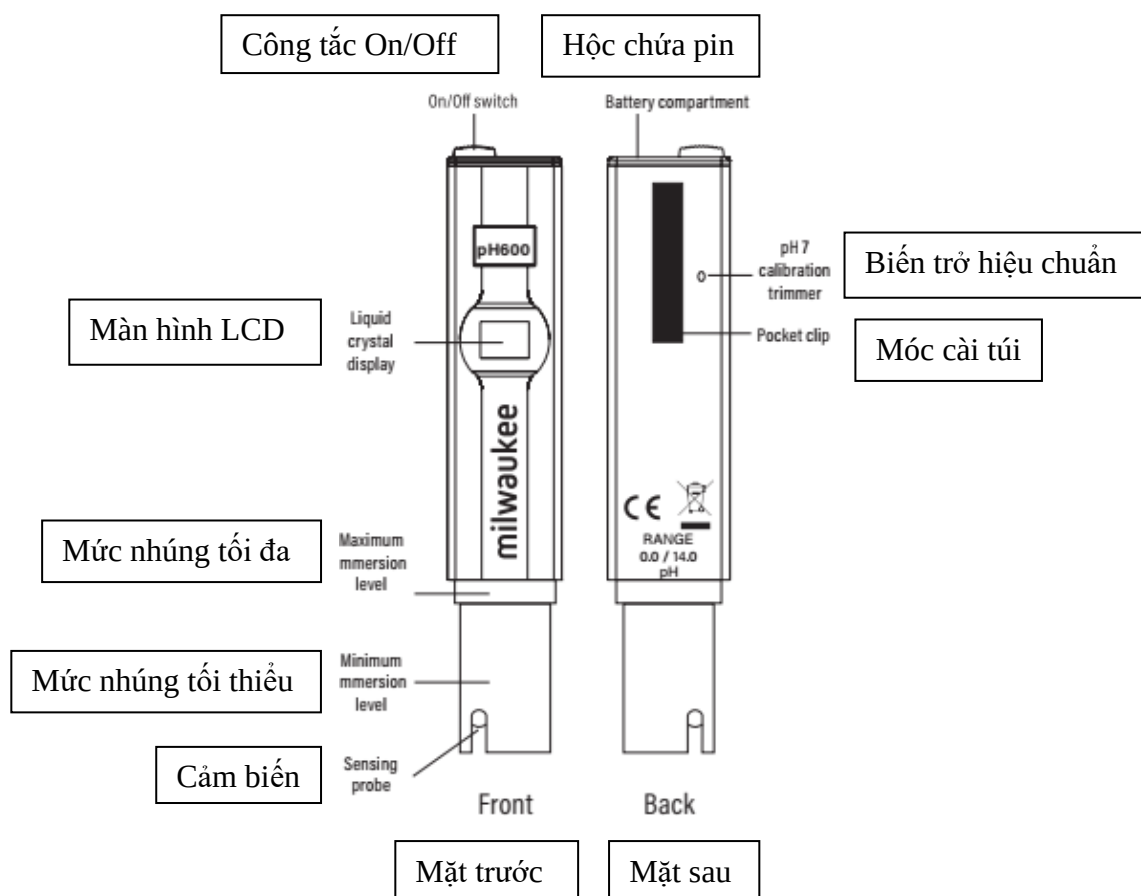

Hoạt động.

- Đừng hốt hoảng khi nếu có các tinh thể màu trắng xuất hiện ở xung quanh nắp. Điều này là bình thường với điện cực pH và nó sẽ bị hòa tan khi rửa với nước.
- Tháo nắp bảo vệ.
- Mở bút với công tắc ON/OFF trên đỉnh.
- Nhúng vào dung dịch lên đến mức nhúng tối đa.
- Khuấy nhẹ và chờ màn hình ổn định.
- Đọc giá trị trên màn hình.
- Sau khi dùng rửa điện cực với nước để tránh nhiễm bẩn.
- Bảo quản điện cực với vài giọt dung dịch bảo quản (**MA9015**) trong nắp bảo vệ.
- Luôn đậy nắp bảo vệ sau khi dùng.

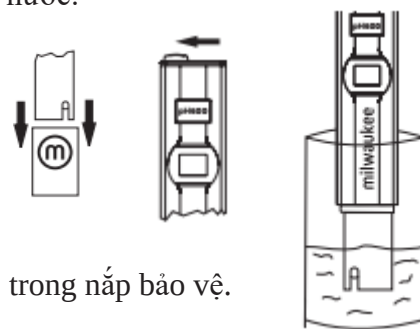


KHÔNG DÙNG NƯỚC CÁT VÀ NƯỚC KHỬ ION CHO MỤC ĐÍCH BẢO QUẢN.


- Sai biệt lớn trong giá trị đọc pH (vd: ± 0.5 pH) có thể do không hiệu chuẩn, điện cực khô hoặc pin yếu.

Hiệu chuẩn.

- Thủ tục hiệu chuẩn rất nhanh và đơn giản.
- Nhúng bút lên đến mức tối đa dung dịch hiệu chuẩn pH 7.01(**M10007B**).

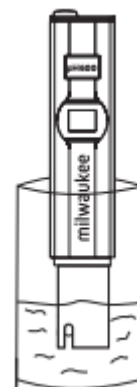


- Chờ giá trị ổn định và dùng vít nhỏ xoay biến trở hiệu chuẩn pH7 để đọc 7.0.
- Hiệu chuẩn hoàn tất.

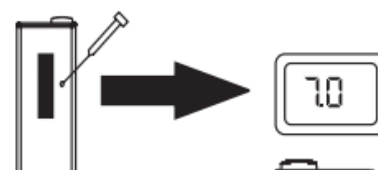

LUÔN DÙNG DUNG DỊCH HIỆU CHUẨN MỚI ĐỂ HIỆU CHUẨN.

Thay pin.

Khi **Ph600** không thể mở On hoặc màn hình mờ đi, kéo hộc chứa pin ra và thay bằng 3 pin 1.5V, chú ý cực pin. Pin chỉ được thay trong vùng an toàn và dùng đúng kiểu pin được mô tả trong hướng dẫn.

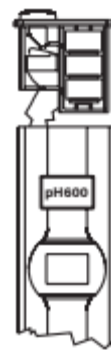

Đặc tính kỹ thuật.

Thang đo	0.0 đến 14.0 pH
Độ phân giải	0.1 pH
Độ chính xác (@20°C)	±0.1 pH
Độ lệch EMC đặc trưng	± 2 pH
Môi trường	5 đến 50°C 95 % RH max.
Kiểu pin	3 pin kiềm 1.5V
Tuổi thọ pin	Khoảng 700 giờ sử dụng
Kích thước	150 x 30 x 24 mm
Trọng lượng	85 g

Phụ kiện tùy chọn.

MA9015	Dung dịch bảo quản, 230 mL
MA9016	Dung dịch vệ sinh chung, 230 mL
MA9300	Pin 1.5V (10 cái)
MA9701	Vít hiệu chuẩn (20 cái)
M10000B	Dung dịch rửa, gói 20 mL (25 gói).
M10004B	Dung dịch chuẩn pH 4.01, gói 20 mL (25 gói).
M10007B	Dung dịch chuẩn pH 7.01, gói 20 mL (25 gói).
M10010B	Dung dịch chuẩn pH 10.01, gói 20 mL (25 gói).